



5 ADIMDA ATP ÖLÇÜMÜ

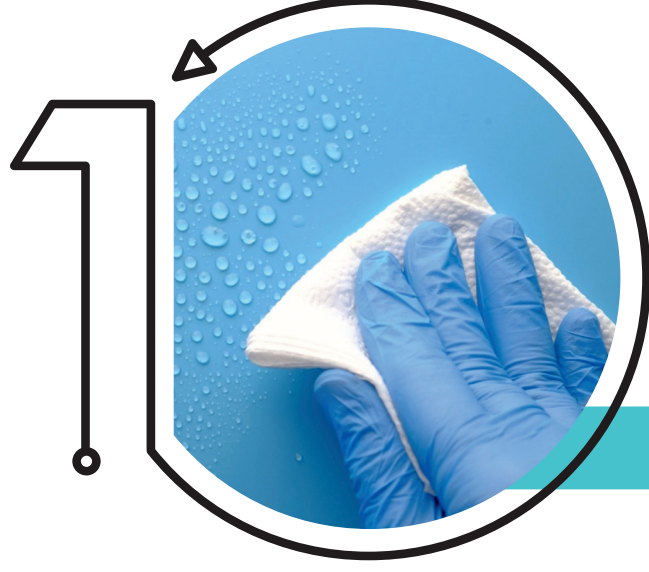


Yüzeylerde yapılan ATP ölçümü bir tür hijyen doğrulama testi olduğundan ölçüm yapılacak yüzeyin rutin şekilde temizlendiğinden emin olmak gerekir. Emin olunduktan sonra ortamda keşif yapılır, örneğin hangi yüzeylerden kaç adet numune alınacaktır vb.

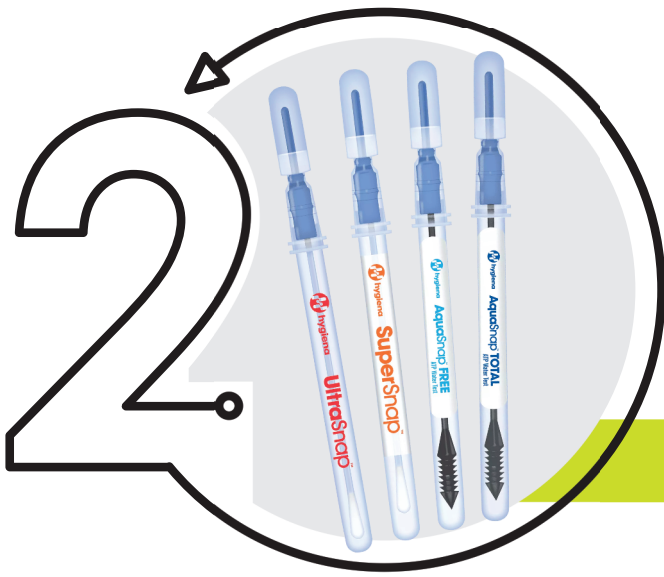


Bu aşamada swaplar ile numune almaya başlanır. Numune alınan yüzey ve swapların arasında 45 derecelik açı ile swabın her yerine bulaş sağlanacak şekilde numune alınır. Alınan numune tekrar tüpe yerleştirilir ve üstündeki balon kırılarak numune ve sıvı buluşturulur.



Ardından analiz işlemine başlanır. Cihazın üst kapağı açılarak tüp, cihazın içine konulur. Ekrandan hızlı test ve testi başlat sekmelerine basılır. 10 saniyelik hızlı analiz işlemi başlatılır.

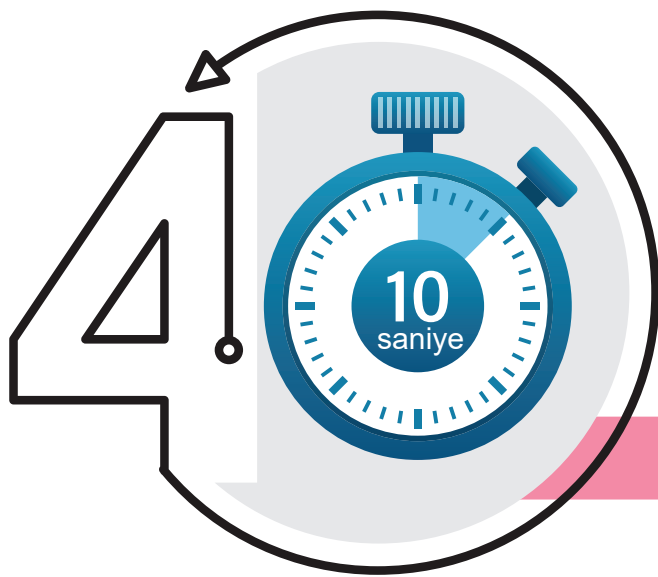

Cihaz ekranında 10 saniyenin sonunda ölçülen ATP değerine göre yüzeyin yeterli oranda hijyenik olup olmadığını gösteren "Başarılı" veya "Başarısız" ifadeleri çıkacaktır. Yeterli sayıda numune alındığından emin olununcaya kadar işlemler tekrarlanacaktır.

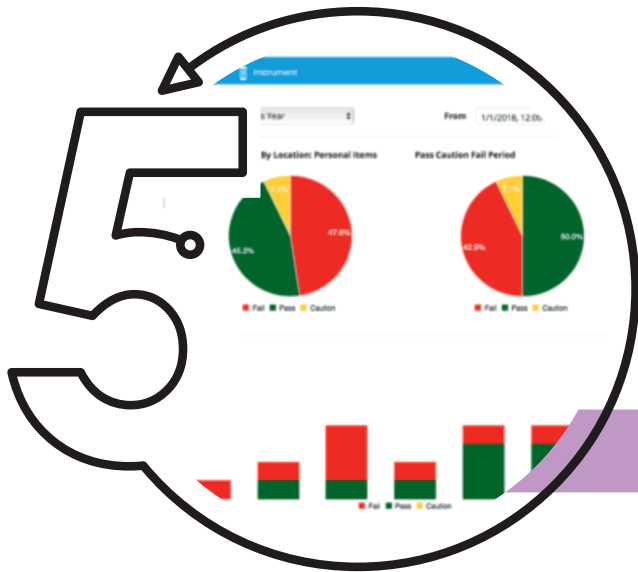

Tüm numune alma test ve analiz işlemleri bitirildikten sonra "Sure Cloud" bulut sistemi üzerinden yapılan ölçümün raporları incelenmeli ve sonuçlar ilgili kurum ve kuruluşların İş Sağlığı ve Güvenliği profesyonellerince değerlendirilerek gerek olması durumunda önlem alınmalıdır.

